

## Room Cleaner (细胞房除菌剂)

## ◆产品说明

Incubator Cleaner 具有很强的抑菌功能，可用于培养箱的污染控制，通过清除培养箱内细菌、真菌及其孢子，可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

## ◆产品内容

名称	货号	规格
Room cleaner	GP 5028	480mL

## ◆储存方式

常温，置阴凉处保存。

## ◆保质期

2 年。

## ◆使用方法

1. 直接对细胞房的死角、墙面、空间进行喷洒，也可倒出少许，将脱脂棉球浸泡后擦拭使用。建议一周处理一次，配合紫外线使用效果更佳。

2. 建议每立方米 ( $m^3$ ) 使用量为 5~8 mL，如 10 $m^2$ 、高 3m 的房间推荐用量为 150 mL。遇污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量。若室内墙壁上有霉菌生长，可喷洒于墙壁表面，或者用浸泡后的棉球擦拭。

※注意事项：

- (1) 操作时，穿戴适当的防护服和手套操作。
- (2) 处理后，人尽量远离细胞培养室，待密封 20~30 min 通风 10min 后再使用。
- (3) 避免直接接触皮肤、眼睛，一旦接触，应立即用大量的清水冲洗，不要延误。